

METTLER TOLEDO
XP / XS Balances d'analyse et précision

Fonctions de base:

L'écran Marche et Arrêt

1. Allumer l'affichage de la balance: Pressez brièvement la touche «**On/Off**». La balance exécute un test système et est prête à fonctionner.

On
Off

2. Arrêt de la balance: Pressez et maintenez la touche «**On/Off**» jusqu'à ce que "OFF" s'affiche. La balance est à présent en mode veille (Standby).


On
Off

Profils de balance:* XP uniquement

Sélection du profil utilisateur

En plus du profil "Home", sont disponibles 7 autres profils utilisateur dont vous pouvez modifier librement les paramètres.

Exemple

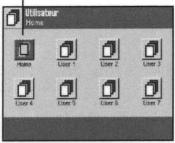

L'écran Mise à zéro

Mise à zéro: Avec la touche «**→0←**», un nouveau point zéro est fixé

→0←

Utilisez toujours la touche de mise à zéro «**→0←**» avant de commencer une pesée.

L'écran Tarage

Tarage: Si vous travaillez avec un récipient de pesage, mettez d'abord la balance à zéro. Posez le récipient puis pressez la touche «**→T←**» pour tarer la balance.

→T←

Propriétés de pesage: Pour plus de précision/de rapidité de pesage

Filtre de pesage: Mode de pesage

1. Sélection des réglages système

2. Définition des paramètres de pesage

3. Définition du mode de pesage

Param pesage

Conseil: Détermination des matières solides: «**Universel**»

Poudre, liquide: «**Dosage**»

Filtre de pesage: Environnement

1. Sélection des réglages système

2. Définition des paramètres de pesage

3. Définition de l'environnement

Param pesage

Conseil: Hôte de pesage, fond instable: «**Instable**», «**Très instable**»

Table de pesée stable, pas de courant d'air: «**Standard**», «**Stable**»

Autres fonctions:

Applications de pesage

Sélection de l'application: Si vous ne souhaitez pas travailler avec l'application actuelle, sélectionnez le menu d'application à l'aide de la touche ci-dessus.



Contrôle

Mise de niveau, Réglage interne Réglage d'origine

1. Niveau à bulle dans le boîtier hors niveau.

2. Niveau à bulle dans l'affichage hors niveau*

3. Débloquer les fixations des pieds réglables*

4. Mise de niveau. Une fois terminé, fixer à nouveau les pieds réglables*

5. Réglage interne

La balance veut effectuer un réglage automatique. Si un réglage manuel est souhaité, vérifier le niveau et sélectionner la touche de fonction «**Rég. int.**». Le réglage interne démarre manuellement.

0.00 g

* En fonction du modèle

Balances Excellence et Excellence Plus de METTLER TOLEDO

Aperçu de l'affichage des balances d'analyse et de précision XP:

Terminal d'affichage XP

1. SmartSens:


Une fonction de touche ou de menu peut être affectée à chacun des deux détecteurs de proximité.

2. Home:

Cette touche permet de revenir au profil utilisateur "Home" à partir de tout niveau de menu de chaque application au choix.

3. Touche profil utilisateur:

Cette touche vous permet d'appeler le profil utilisateur voulu.

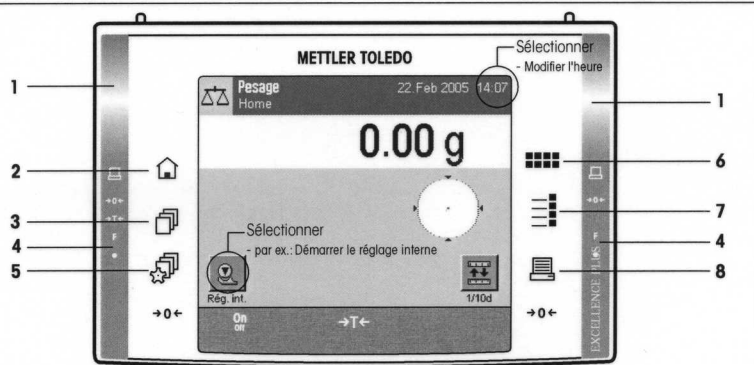

4. Barre d'état: Si une fonction a été affectée au SmartSens gauche ou droite, le symbole correspondant.

5. Réglages système: Modifier la configuration standard.

6. Commutation de l'application de pesage.

7. Configuration de l'application: Cette touche vous permet d'appeler les menus pour la configuration de l'application active.

8. Imprimante: En pressant cette touche, les données sont envoyées via l'interface.

Aperçu de l'affichage des balances d'analyse et de précision XS:

Terminal d'affichage XS

1. Home:


Cette touche permet de revenir directement à l'application active à partir de tout niveau de menu.

2. Application de pesage:

Cette touche vous permet de sélectionner l'application avec laquelle vous souhaitez travailler.

3. Configuration de l'application:

Cette touche vous permet d'appeler les menus pour la configuration de l'application active, p.ex. modifier la date.

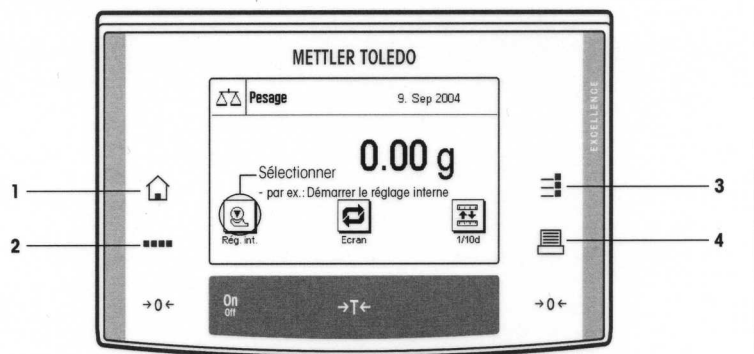

4. Imprimante: En pressant cette touche, les données sont envoyées via l'interface.

