


Notice d'emploi sommaire

METTLER TOLEDO Balances SM

METTLER TOLEDO

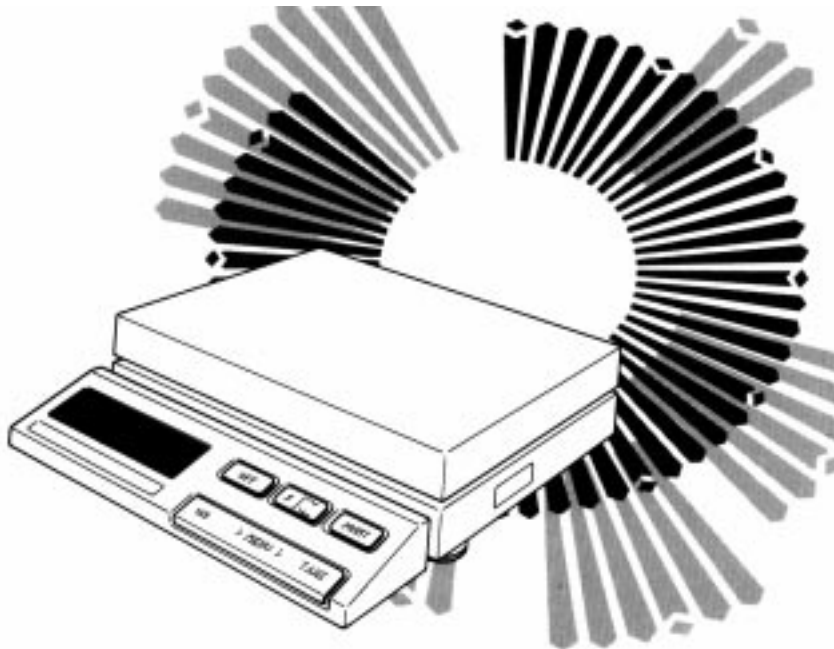

Sous réserve de modifications techniques.



P703884

© Mettler-Toledo GmbH 1998 703884 Printed in Switzerland 9811/7.13

Mettler-Toledo GmbH, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland
Phone +41-1-944 22 11, Fax +41-1-944 30 60, Internet: <http://www.mt.com>

Mise sous tension et mise hors circuit




Mise sous tension: Actionner brièvement la touche de commande (3).
N.B.: A chaque mise sous tension, la balance traverse un cycle de contrôle, puis elle affiche 0 <zéro>.

Mise hors circuit: Actionner la touche **OFF** (4).

Pesage - net/brut

net

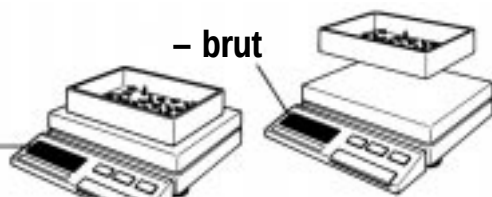

Poser le récipient, puis tarer.
Introduire la substance et lire le poids **net** affiché.
Tarer, puis retirer le tout.
L'affichage indique le poids - **brut**.

Dans la configuration standard:

Affichage plus/moins et en pourcentage



Poser l'objet à contrôler.
Actionner la touche **F (5)**. L'affichage commute et indique maintenant 100% avec l'indication plus/moins:
Limite de tolérance $\pm 2.5\%$; 100% = poids de consigne (poids minimal = 10,0 g)

On peut maintenant procéder à des pesées plus/moins.

N.B.:

En actionnant la touche (5) , on peut à tout moment lire le résultat dans son unité de poids. Une nouvelle pression sur la touche **F (5)** mémorise le nouveau poids appliqué en tant que 100%.

La touche de fonction (5) sert également à effectuer d'autres applications. Pour en savoir davantage, veuillez vous reporter au mode d'emploi détaillé.

Ordre d'impression PRINT



Si une imprimante est reliée à l'interface de données, une pression sur la touche **PRINT (6)** déclenche un ordre d'impression.

N.B.:

En mode pesage d'animaux , une pression sur cette touche déclenche un cycle de mesure.

Registre de configuration

Sélection


● Actionner brièvement la touche de commande

▬ Actionner longement la touche de commande, jusqu'à ce qu'apparaisse l'affichage souhaité

RSd **-2-** Réglage standard

-3- Réglage sélectionnable

▨ Voir mode d'emploi, secteur "I-FACE"

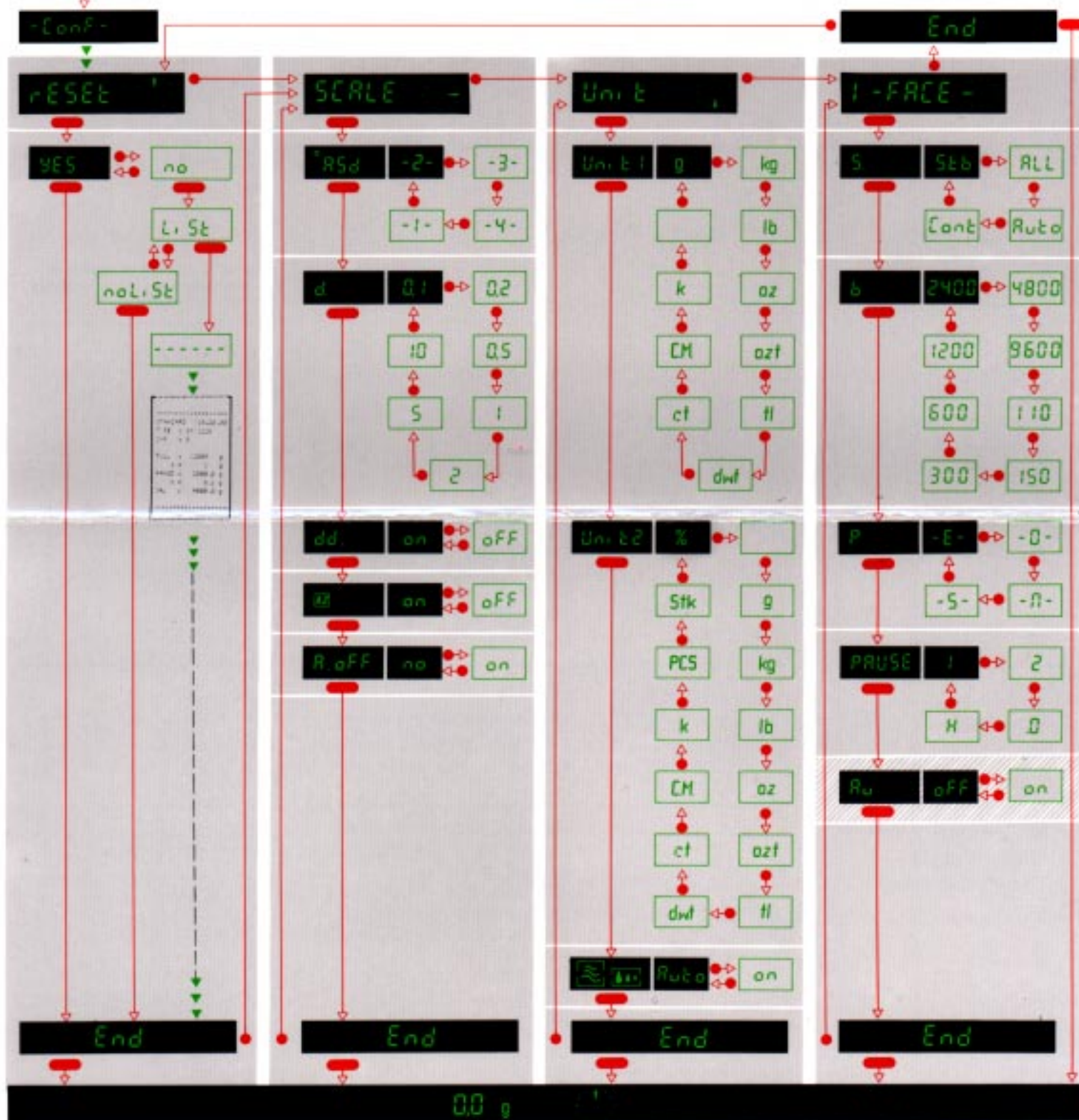

A tenir en compte:



Après un temps de 40 secondes, la balance revient automatiquement sur le mode pesage



On revient toujours sur le mode pesage avec une longue pression sur la touche



L'affichage commute automatiquement