

Mode d'emploi succinct

Informations détaillées, voir mode d'emploi

METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO

XP / XS Balances d'analyse et précision

Fonctions de base:

L'écran Marche et Arrêt

1. Allumer l'affichage de la balance: Pressez brièvement la touche «On/Off». La balance exécute un test système et est prête à fonctionner.

On
Off

2. Arrêt de la balance: Pressez et maintenez la touche «On/Off» jusqu'à ce que "OFF" s'affiche. La balance est à présent en mode veille (Standby).


On
Off

Profils de balance:* XP uniquement

Sélection du profils utilisateur

En plus du profil "Home", sont disponibles 7 autres profils utilisateur dont vous pouvez modifier librement les paramètres.

Exemple

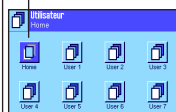

L'écran Mise à zéro

Mise à zéro: Avec la touche «→0←», un nouveau point zéro est fixé

→0←

Utilisez toujours la touche de mise à zéro «→0←» avant de commencer une pesée.

L'écran Targé

Targé: Si vous travaillez avec un récipient de pesage, mettez d'abord la balance à zéro. Posez le récipient puis pressez la touche «→T←» pour tarer la balance.

→T←

Propriétés de pesage: Pour plus de précision/de rapidité de pesage

Filtre de pesage: Mode de pesage


1. Sélection des réglages système



2. Définition des paramètres de pesage



3. Définition du mode de pesage

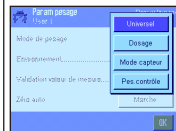

Conseil:
Détermination des matières solides:
«Universel»

Poudre, liquide:
«Dosage»

Filtre de pesage: Environnement


1. Sélection des réglages système



2. Définition des paramètres de pesage



3. Définition de l'environnement

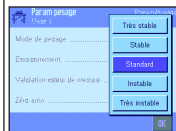

Conseil:
Hofte de pesage, fond instable:
«Instable»,
«Très instable»

Table de pesée stable, pas de courant d'air:
«Standard», «Stable»

Autres fonctions:

Applications de pesage



Sélection de l'application: Si vous ne souhaitez pas travailler avec l'application actuelle, sélectionnez le menu d'application à l'aide de la touche ci-dessus.



Contrôle

Mise de niveau, Réglage interne Réglage d'origine


1. Niveau à bulle dans le boîtier hors niveau.



2. Niveau à bulle dans l'affichage hors niveau*



3. Débloquer les fixations des pieds réglables*

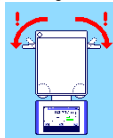

4. Mise de niveau. Une fois terminé, fixer à nouveau les pieds réglables*



5. Réglage interne



La balance veut effectuer un réglage automatique. Si un réglage manuel est souhaité, vérifiez le niveau et sélectionner la touche de fonction «Rég. int.». Le réglage interne démarre manuellement.



* En fonction du modèle

Balances Excellence et Excellence Plus de METTLER TOLEDO

Aperçu de l'affichage des balances d'analyse et de précision XP:

Terminal d'affichage XP

1. SmartSens:


Une fonction de touche ou de menu peut être affectée à chacun des deux détecteurs de proximité.

2. Home:

Cette touche permet de revenir au profil utilisateur "Home" à partir de tout niveau de menu de chaque application au choix.

3. Touche profil utilisateur:

Cette touche vous permet d'appeler le profil utilisateur voulu.

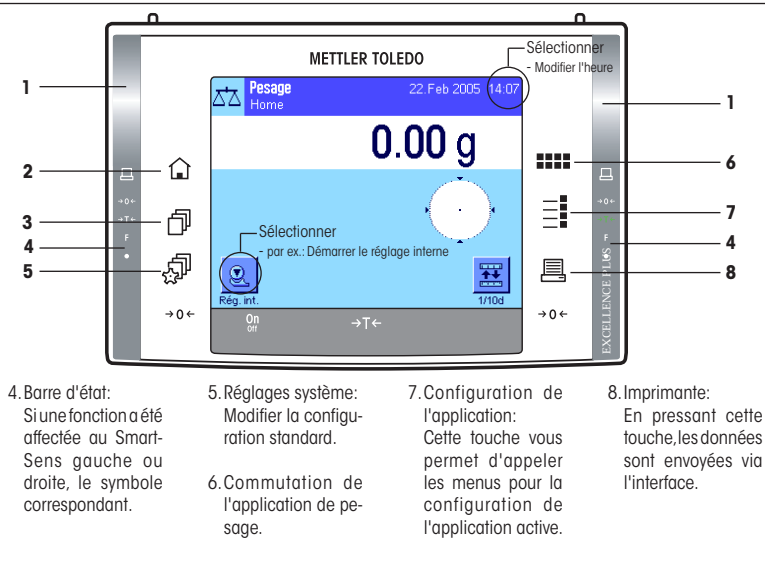

4. Barre d'état:

Si une fonction a été affectée au SmartSens gauche ou droit, le symbole correspondant.

5. Réglages système:

Modifier la configuration standard.

6. Commutation de l'application de pesage.

7. Configuration de l'application:

Cette touche vous permet d'appeler les menus pour la configuration de l'application active.

8. Imprimante:

En pressant cette touche, les données sont envoyées via l'interface.

Aperçu de l'affichage des balances d'analyse et de précision XS:

Terminal d'affichage XS

1. Home:


Cette touche permet de revenir directement à l'application active à partir de tout niveau de menu.

2. Application de pesage:

Cette touche vous permet de sélectionner l'application avec laquelle vous souhaitez travailler.

3. Configuration de l'application:

Cette touche vous permet d'appeler les menus pour la configuration de l'application active, p.ex. modifier la date.

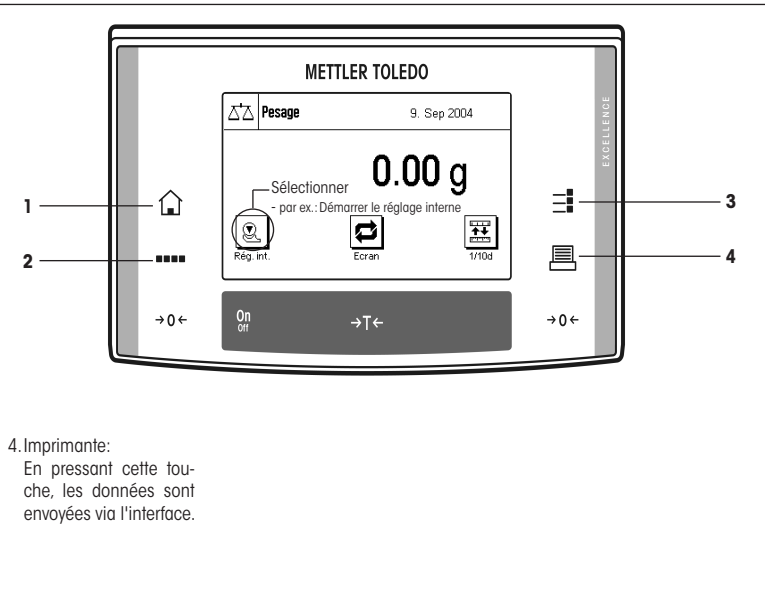

4. Imprimante:

En pressant cette touche, les données sont envoyées via l'interface.

